

スーパーフリーザー

必要な時に必要なものをすぐ取り出せる、引出式冷凍庫!
 多種多様な保存物の整理・収納に便利です。
 メディカルからバイオまで、広範囲の分野で利用可能



-45°C

内容積
 約**307ℓ**



モデル: **SF-3156F2**

価格 **¥ 460,000**

●外寸法:W660×D683+32×H1644mm
 ●電源:AC100V 50/60Hz

❖ スーパーフリーザーの特長 ❖

1 無風冷却方式の冷凍庫

上下の棚から直接冷却する無風冷却方式を採用しました。自動霜取り方式ではないので定期的な温度上昇がなく、風による保存物の乾燥もありません。



無風冷却方式

2 引き出し式の冷凍庫

庫内の各棚ごとに強化プラスチック製の引き出しが付いていますので、保存物の整理に適し、庫内の奥のものも簡単に取り出すことができます。また、扉の開閉時の冷気もれを最少におさえます。

3 スーパーフロスト(SF)機能

スーパーフロスト(SF)スイッチを押すと設定温度に関係なく冷凍機が連続運転され、最大の冷凍能力を発揮します。(MAX運転状態)

4 警報機能

- ①温度警報
 使用中に、庫内温度が異常に上昇(設定温度から+15°C以上)すると警報音と表示で異常(ディスプレイ点滅)を知らせます。
- ②扉開放警報
 扉が開放されたままで、約60秒を経過すると、警報音で知らされます。

5 キーロックシステム

キーロックシステムが付いています。キーロックの使用により、誤操作で、本体のスイッチを切ってしまう事を防止できます。

6 扉の開閉方向が変更可能

設置場所の都合等によって、扉の開閉方向を変更することができます。(製品の出荷前にご依頼下さい。)

7 温度上昇防止冷却板


脱着可能な温度上昇防止冷却板が2枚付いています。万一の停電やトラブル発生時に、庫内温度の急上昇を防ぎます。又、庫外で低温保持するためにご利用頂けます。

コントロールパネル



- | | |
|-------------|----------------|
| ① 庫内温度調節キー | ④ 運転スイッチ |
| ② キーロック稼働表示 | ⑤ スーパーフロストスイッチ |
| ③ デジタル表示部 | ⑥ アラームスイッチ |

引出し内寸法

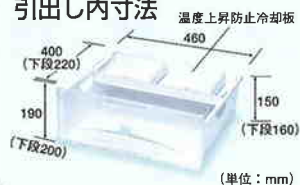

扉開放警報スイッチ




日本フリーザー株式会社

URL : <http://www.nihon-freezer.co.jp>

スーパーフリーザー仕様

モデル	SF-3156F2
冷却性能	-30℃～-45℃
内容積	約307ℓ
外寸法	W660×D683+32×H1644mm
外装	鋼板アクリル樹脂焼付塗装
内装	硬質樹脂
断熱材	発泡ポリウレタン(HC)
引出し	大6個 W460×D400×H150mm 小1個 W460×D220×H160mm
冷却器	パイプオンプレート
凝縮器	ワイヤーチューブ
冷媒	R-509(HCFC) 255g
除霜方式	電源OFFで自然解凍
電源	AC 100V 50/60Hz 15A
運転電流	6.9/5.1A
消費電力	340/290W
温度調節	デジタル表示
温度指示	デジタル指示
温度警報	設定温度から+15℃以上上昇すると ブザー報知、ディスプレイ点滅
扉開放警報	扉開放後、約60秒でブザー報知
キーロックシステム	付
スーパーフロスト	付(このスイッチをONにすると連続運転)
重量	約77kg

- (注) 1.上記仕様の冷却性能は、周囲温度+5℃～+30℃、無負荷時のものです。
2.運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、無負荷・安定時・設定温度の値です。
3.電源コード・プラグは、下図を参照してください。
4.本仕様は改良のため、予告なしに変更することがあります。

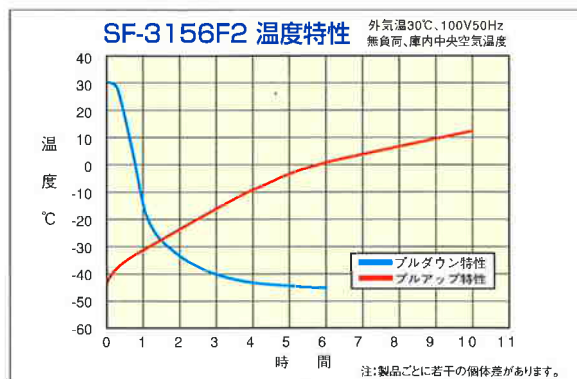

保証について 製品には保証書が付いています。記載内容に対する保証はいたしますが、
保存品の補償等、製品修理以外の責任は保証の対象になりませんのでご了承ください。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところで、ご使用ください。
- 周囲温度が、+5℃～+30℃以外の環境で使用すると故障の原因になります。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。
- アセトン、エタノール、ベンジンなどの揮発性、引火性のあるものはこの製品には保管できません。防爆製品に保管してください。防爆製品以外に保管しますと爆発する危険があります。
- 当製品は保冷用です。急速凍結目的のご使用は避けてください。




製造発売元

日本フリーザー株式会社

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目19番4号 TEL. (03)3831-7643 FAX. (03)3832-0633
 大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2丁目20番2号 TEL. (06)6337-0600 FAX. (06)6369-2166
 茨城営業所 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目18番4号 TEL. (029)855-1181 FAX. (029)855-0888
 名古屋営業所 〒465-0085 愛知県名古屋市長区西山本通2丁目2番地 TEL. (052)788-7770 FAX. (052)788-7771
 埼玉工場 〒340-0002 埼玉県草加市青柳4丁目29番6号 TEL. (048)933-2755 FAX. (048)936-2228

寸法図

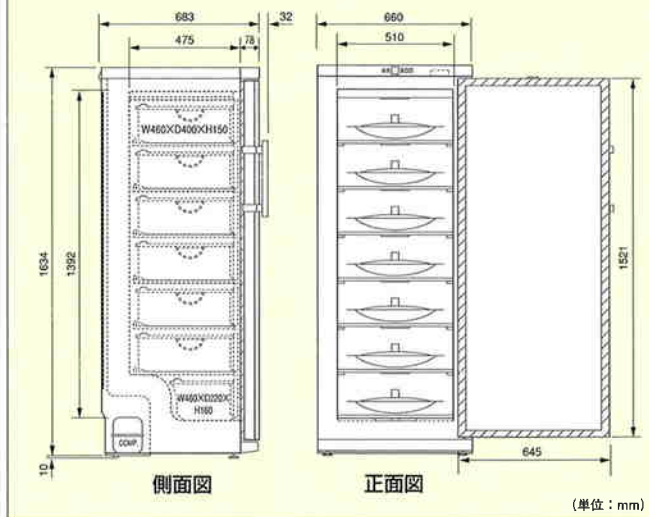

オプション



鍵の取付

オプションで鍵の取付が可能です。
(製品の出荷前にご依頼下さい。)

サイドハンドル錠(A-458-R)
価格 ¥12,000 / 1箇所

温度記録計(SR10000)



- ①大型LED(10×18mm)で鮮明表示、各種設定は簡単な対話式。
- ②防塵防滴前面ドア(IP54準拠)
- ③警報/定刻印字、ゾーン記録、部分圧縮拡大等、各種機能を装備

- 《主な仕様》・6打点式(6色ワイヤドット)
 ・外形寸法: W144×H144×D220mm 質量: 2.5kg
 ・センサー:白金測温抵抗体Pt-100Ω
 ・記録紙送り速度: 10～1500mm/h (28段階)
 ・有効記録幅: 100mm 記録紙長: 16m (折りたたみ式)
 ・電源電圧: 100～240VAC (周波数切替不要)

本体価格 ¥220,000 (記録紙1箱・2ヶ月分付)

記録紙 ¥15,000 (6箱1組・1年分)

- 注1: 価格にはセンサー1本分が含まれています。追加分についてはお問合せください。
 注2: 記録計の取付位置は、製品の天井面になります。
 注3: 取付工賃は、別途発生します。

●電源プラグとコンセントの形状

12A-125V 3芯 2.7m



- 仕様及び価格は、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 梱包費、運送費、搬入費、消費税額等は別途負担です。
- カタログの記載内容は2008年9月現在のものです。

販売店